




Milieu de Grace  
Tapis de cellules Sf21

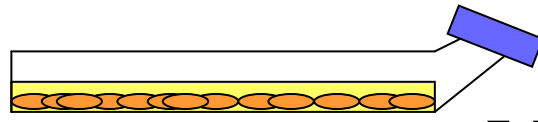

Enlever la totalité du milieu de culture

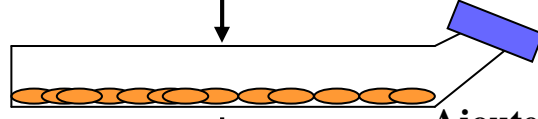


Ajouter 13 ml de milieu de culture frais et décoller les cellules

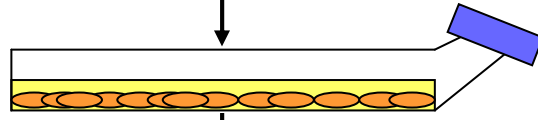

Distribuer 1 ml de cellules par puit

Ajouter 2ml de milieu frais

Plan de la plaque p6

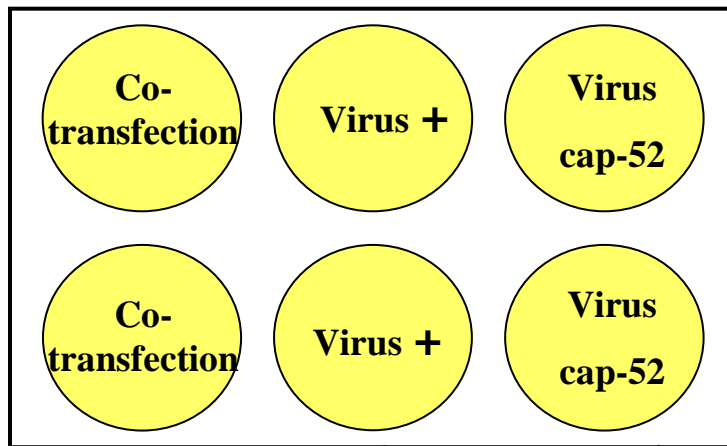

Enlever 3 ml du milieu de culture de chaque puit

30 min à 27°C

100 µl de baculovirus +

100 µl de baculovirus recombinant cap52

500 µl /puit du mélange de co-transfection

- 1 µg d'ADN AcMNPV
- 3 µg pBlueBacIII-cap52
- 1 ml de tampon de co-transfection

Ajouter 500 µl de milieu de Grace frais → Laisser adhérer 2h à 27°C

Ajouter 2ml de milieu de Grace frais dans chaque puit

